


Document: SWE Kundinstruktion		Division/Unit: ALS Scandinavia AB, Stockholm			
Title: Råd och anvisningar för provtagning med OVS-rör			ALS Reference: AKK016	Doc.id: INS-1125	
Issued by: ISLI	Approved by: ISLI	Approved date: 2023-06-30	Rev.no: 1.0	Page: 1(1)	

Råd och anvisningar för provtagning med OVS-rör

Analyspaket: Meny C-1
 Provtagare: SKC 226-30-16
 Flöde: 2,0 liter/minut
 Provtagnings tid: 8 timmar (480 minuter)
 (om du beställer luftpump via ALS kommer pumpen vara kalibrerad till detta om inget annat har angivits vid beställningen av pumpen)



1. Ta bort plasthattarna från röret. Använd gärna en vass kniv eller ett rakblad, annars finns risk röret knäcks. Spara plasthattarna. Om de går sönder, finns ett par extra med i beställningen.
2. Använd den transparenta slangen för att koppla provtagaren med luftpumpen. Tänk på att hänga upp OVS-röret vertikalt.
3. Se separat instruktion för start av pump.
4. Efter utförd provtagning stängs OVS-röret med röda plasthattarna. Lägg OVS-röret i en zippåse. Fyll i provtagnings tid och volymen för respektive prov på den bifogade orderblanketten.

Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljö (NGV, nivågränsvärden) återfinns i Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) från Arbetsmiljöverket (www.av.se). För bostadsmiljö finns inget hygieniskt gränsvärde i Sverige.