

# Provtagningsinstruktion: Analys av SARS-CoV-2 på ytor

## Provtagningskitet innehåller:

Provrör med tops (svabb)

Provrör med VTM-lösning (Doubang™ Disposable Virus Preservation Solution)

Mjuk transportpåse, transportburk och kartong

Kylväska med kylklampar, etiketter för transport

Förvara svabben i rumstemperatur och kylklamparna i frys innan provtagningen.



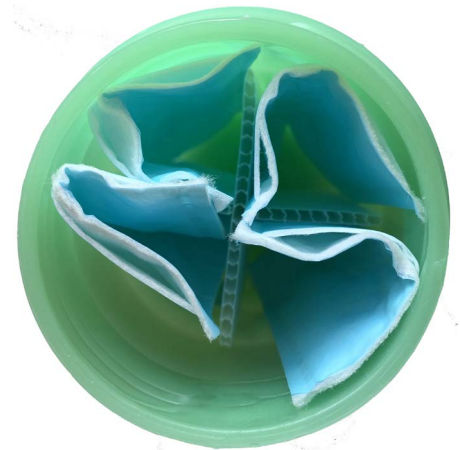
Provrör med tops(svabb)



Provrör med VTM-lösning



Transportburk

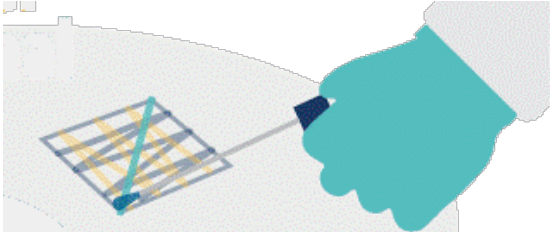
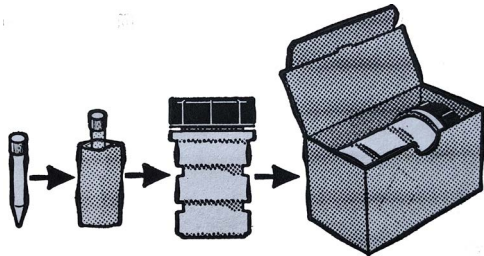



Transportburk med transportpåse

## Viktig information innan provtagningen påbörjas:

- Innan du påbörjar provtagningen behövs en sax och en linjal. Sprita gärna saxen och linjalen.
- Tvätta händerna och ta på dig engångshandskar. Engångshandskarna ska användas under hela provtagningen.
- OBS! VTM-lösningen irriterar hud och ögon. Vid kontakt med hud eller ögon, skölj noga i rikligt med vatten.
- Överblivet provtagningsmaterial, t.ex. tomt provrör (inkl vätska), avklippt tops, plasthandskar m.m. kan kastas i vanliga soporna.

# Provtagning:

1. Öppna provröret med topsen. Ta bort överflödig vätska genom att trycka svabben mot kanten inuti röret.
2. Stryk topsen på ytan som ska testas, ca 100 cm<sup>2</sup> (t.ex. 10x10 cm). Använd linjalen för att mäta ytan.  
Roterar topsen medan du topsar och försök att få med hela ytan genom att svabba horisontellt, vertikalt och diagonalt över ytan.
3. Öppna röret med VTM-lösningen (Doubang™ Disposable Virus Preservation Solution). OBS! VTM-lösningen irriterar hud och ögon. Vid kontakt med hud eller ögon, skölj noga i rikligt med vatten.
4. Placera den nedre delen av topsen i VTM-lösningen och klipp av topsen. Sätt på locket ordentligt.
5. Skriv provnamn/beskrivning på kartongen. Vid beställning av flera prover, kryssa även i vilka prover som ska skickas iväg för analys.
6. Lägg VTM-röret i den mjuka transportpåsen.  
Den mjuka påsen läggs tillbaka i transportburken.  
Placera transportburken i kartongen.  
Placera därefter kartongen i kylväskan i stående läge tillsammans med frysta kylklampar.
7. Fäst returfraktsedeln på kylväskan.  
Fäst etiketten med UN-3373-symbolen samt etiketterna med pilar uppåt på var sin sida av kylväskan.
8. Desinficera provtagningsytan efter provtagningen.
9. Skicka kylväskan med proverna till ALS i Danderyd så snart som möjligt. ALS erbjuder även upphämtning med bud på flera order. Kontakta ALS logistik för mer information.