

Provtagning av jord i metanolvial

Analyspaket

- OJ-5a/5b, BTEX
- OJ-6a/6b, Klorerade alifater inkl. vinylklorid
- OJ-14a, flyktiga organiska ämnen

Beställning

ALS provtagningskit för jord i metanolvial beställs via ALS hemsida under *Beställ provkärl-Vialer*.

ALS provtagningskit för VOC i jord innehåller:

- TerraCore-provtagare
- Vial (40 ml) med metanol (fungerar som konserveringsmedel). **OBS! Vialen har begränsad hållbarhet, kontrollera utgångsdatum före provtagning!**
- Behållare för bestämning av torrsubstans.

Du behöver också:

- Spatel eller liknande för att överföra jord till behållaren för bestämning av torrsubstans.
- Papper att torka rent med

Provtagning

1. Märk vialerna med provbeteckning. Täck inte över befintlig märkning/information!
2. Ha vredet infällt i handtaget på TerraCore-provtagaren och tryck ner den i jorden tills provkammaren är fylld (detta motsvarar ca 5 g jord).
3. Torka rent utsidan av TerraCore-provtagaren från jord.
4. Placera provtagarens mynning i vialen. Vrid vredet 90° och töm provtagaren genom att trycka ner vredet. Stäng vialen snabbt.
5. TerraCore-provtagaren är en engångsartikel. För att undvika kontaminering mellan prover bör den inte återanvändas.
6. Fyll behållaren för torrsubstansbestämning med jord.
7. Förvara proverna vid en temperatur mellan 1 och 5°C tills de skickas till laboratoriet.

